

**Installations-Anleitung
VIS 7.x und DFC-Kameras
Stand 03/2025**

Installation VIS

- a) Im Verzeichnis "setup_vis" auf dem Datenträger, befindet sich u.a. die Datei **setup_vis.exe**. Führen Sie diese mit einem Doppelklick aus.
- b) Auf Ihrem Computer wird im Verzeichnis **C:\ProgramData** das neue Verzeichnis **optometron_vis** angelegt.
- c) U.a. befindet sich in diesem neuen Verzeichnis das Programm **vis_7.1x.exe**. Erstellen Sie davon eine Verknüpfung und kopieren Sie diese auf das Desktop, damit der Anwender auf die VIS 7 zugreifen kann.

Deinstallation

Löschen Sie den Ordner C:\ProgramData\optometron_vis.

Anmerkungen

- a) Das Verzeichnis **C:\ProgramData** ist eventuell im Explorer nicht sichtbar. In dem Fall aktivieren Sie im Explorer im Menü-Register 'Ansicht' die Option 'Ausgeblendete Elemente' mit einem Haken.
- b) Falls einer der obigen Punkte nicht möglich ist, haben Sie wahrscheinlich nicht die erforderlichen User-Rechte. Benachrichtigen Sie bitte in diesem Fall Ihren Administrator.
- c) Das Passwort für die Kalibrierung lautet: kop

Installation DFC-Kamera

Auf dem Datenträger befindet sich ein weiteres Verzeichnis "driver_dfc_xxx". Darin enthalten sind zwei Programme (*.EXE). Bitte starten Sie beide Programme nacheinander mit einem Doppelklick. Während dieser Installation muß die DFC-Kamera am USB-Port des Computers angeschlossen sein.